



HE 琼脂平板使用说明书

【货号】 PB009A

【用途】 用于沙门氏菌的选择性分离培养。(FDA、BAM)

【成分】(g/L)

蛋白胨	12.0
氯化钠	5.0
酵母粉	3.0
硫代硫酸钠	5.0
乳糖	12.0
柠檬酸铁铵	1.5
蔗糖	12.0
溴麝香草酚蓝	0.065
水杨素	2.0
酸性复红	0.1
混合胆盐	9.0
琼脂	14.0

【pH 值】 7.5 ± 0.2 (25°C)

【规格】 10 皿/包×2 包

【用法】

— 无菌环境下打开培养基，按照标准进行接种培养。

— 未使用完培养基密封后 2-8°C 保存。

注：培养基使用前保持平板干燥

【培养基质量控制】

质控菌株	方法	培养条件	生长情况	特征性反应
鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028	定性	36°C±1°C 18h-24h	生长良好	无色菌落，有黑心



肠炎沙门氏菌 ATCC13076			生长良好	无色菌落, 有黑心
福氏志贺氏菌 CMCC (B) 51572			生长良好	无色菌落
大肠埃希氏菌 ATCC 25922			部分抑制	黄色菌落, 有胆酸盐沉淀
粪肠球菌 ATCC 29212			抑制	—

【保存条件】

— 2-8℃避光保存。

【保质期】

三个月